

cryokit®

PROTEZIONE SPECIFICA CRIOGENICA

CE DPI 3° cat. (D.Lgs 89/686/CEE)

Reazione agli olii	O
Isolamento termico	E
Reazione al calore	B



T- CRYO LIGHT Grembiule per criogenia riutilizzabile

Protezione da spruzzi di gas criogenici. Realizzato in speciale tessuto rivestito resistentissimo, con fibbie a clip adattabili, sia al collo che in vita.
Dimensioni: **70 x 90 cm.** (altre misure su richiesta)
Spallacci in poliestere con chiusura facilitata a clip.
Indicato per tutti i lavori in presenza di azoto liquido e altri gas criogenici.

Codice
T-CRYO LIGHT

VERIFICATI RISPETTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425

NOTA INFORMATIVA E ISTRUZIONI PER L'USO

APPLICAZIONI

Lavorazioni che richiedono protezione contro spruzzi di azoto liquido e gas criogenici in genere in laboratori clinici, industria farmaceutica, crio-conservazione, bio-medica, banche biologiche, industria alimentare, manipolazione di ghiaccio secco, ecc. Eventuale fuoriuscita di liquido nelle operazioni di travaso (splash).

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il grembiule sia nuovo che usato deve essere preventivamente esaminato, prima di ogni uso, al fine di assicurarsi che non presenti condizioni di usura, abrasioni, lacerazioni o tagli, tali da compromettere il grado di protezione richiesto.
Dopo ogni utilizzo il grembiule deve essere pulito con una soluzione detergente leggera, risciacquato e lasciato asciugare all'aria aperta. Eventuali sostanze contaminanti devono essere immediatamente rimosse.

IMBALLO E STOCCAGGIO

Confezionato singolarmente in una busta contenente la nota informativa.
Deve essere conservato in un luogo asciutto e pulito e al riparo dalla luce del sole.

LIMITAZIONI D'USO


Sebbene il materiale utilizzato possieda caratteristiche di resistenza chimica elevate, il grembiule non è certificato per la protezione:

- Agenti chimici diversi da quelli indicati
- Radiazioni ionizzanti
- Agenti Biologici
- Qualsiasi rischio diverso da quello indicato nella presente nota informativa.

NOTE GENERALI

Le informazioni contenute su questa nota informativa forniscono utili indicazioni, all'utilizzatore, per la selezione e scelta del DPI. Si consiglia comunque, per un'ottimizzazione della scelta, di effettuare test pratici di utilizzo. Nessuna responsabilità sarà assunta dal produttore e/o dal distributore del grembiule T-CRYO LIGHT, in caso di errata utilizzazione del DPI.

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA

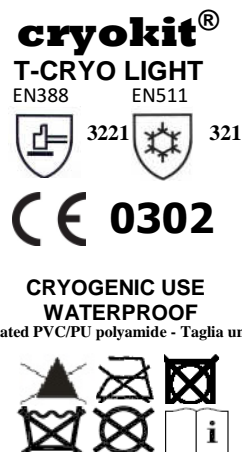

Certificazione effettuata da ANCCP Certification Agency, Via Nicolodi, 43/1 – Livorno - Notified Body n- 0302, che effettua la sorveglianza per DPI di 3° categoria in accordo all'art. 11A della Direttiva

Kora Srl
MilanoFiori - Strada 6 - Edificio A - Scala 13
www.koraglove.com
Tel. +39 02 48841819 – info@koraglove.com